




Область применения:

ATP Swab используется для оценки чистоты поверхности.

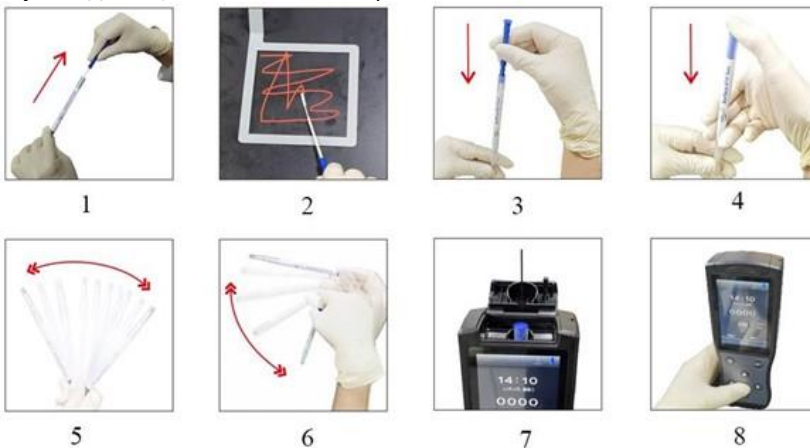

Принцип действия:

1. Крепко держа пробирку с тампоном, извлеките тампон из пробирки.
2. Возьмите пробу с поверхности объекта, (область отбора пробы должна составлять 10×10 см):
 - не прикасайтесь к тампону или образцу;
 - проведите тампоном крест-накрест по вертикали, горизонтали и диагонали;
 - вращайте тампон во время отбора пробы.
3. После отбора пробы вставьте тампон обратно в пробирку.
4. Держа пробирку одной рукой, а верхнюю часть тампона другой рукой опустите тампон на дно пробирки и смочите его в жидкости, находящейся на дне тампона.
5. Встряхните пробирку 10 раз для перемешивания жидкости (образец активируется).
6. Взболтайте жидкость на дне пробирки.
7. Держа люминометр вертикально, вставьте ATP Swab в люминометр (После активации образец необходимо протестировать в люминометре в течение 30 секунд).
8. Начните тестирование и интерпретируйте результат.

Срок годности: 12 месяцев.

Кат.№	Наименование	Упаковка
МС32.4129.5	ATP Swab - Тест для определения АТФ на поверхности	10 тестов/ уп