



Тест-набор для экспресс определения *Listeria monocytogenes* (аналог Singlepath-L'mono)



Тест-набор для экспресс определения *Listeria monocytogenes* является иммунохроматографическим тестом для быстрого выделения *Listeria monocytogenes* в воде, напитках, молочных продуктах, мясных продуктах, морепродуктах и т.д.

Состав тест - набора:

1. Иммунохроматографические тесты - 10 шт/уп.
2. Разбавитель (1.5мл) - 1 фл/уп.
3. Питательный бульон (50мл) - 1 фл/уп
4. Одноразовая пипетка - 10 шт/уп.

Схема исследования:

1. Приготовьте раствор образца 1:10 . Для этого в 225 мл физраствора внесите 25 г. исследуемого продукта.
 2. Перенести 1 мл образца к 4 мл питательного бульона.
 3. Инкубируйте при 37 °С в течение 18-24 часов (если инкубатор имеет функцию вибрации, установите скорость вибрации на 250 об/мин).
 4. Наберите пипеткой 5 капель образца, добавьте 5 капель разбавителя и тщательно перемешайте.
 5. Внесите пипеткой 5-6 капель образца (около 100мкл) в лунку на тестовой кассете.
- Рекомендуется выдержать тестовую кассету некоторое время при комнатной температуре.*
6. Через 15 мин приступите к интерпретации результата.

Через 20 минут после проведения исследования результат будет недействительным.

Тест можно использовать после 1-го, 2-го этапа обогащения проводимого на средах UVM, Фразер и других питательных средах. Схема определения в этих случаях начинается с п.4.



При интерпретации следует учитывать:

1. Наличие красной линии в контрольной зоне (C) через 15 минут.
2. Образец считается положительным, если в течении 15 мин. образовались красные линии в тестовой (T) и контрольной (C) зоне.
3. Образец считается отрицательным, если красная линия отсутствует в тестовой зоне (T), но присутствует в контрольной зоне (C).
4. Тест следует повторить при отсутствии красной линии в контрольной зоне (C) через 15 минут после проведения исследования.

Кат.№	Наименование	Упаковка
МС32.4115	Тест-набор для экспресс определения <i>Listeria monocytogenes</i>	10 тестов/уп