

Газогенерирующие пакеты AnaeroPack (Mitsubishi)



Газогенерирующие пакеты AnaeroPack (Mitsubishi) предназначены для создания анаэробных, микроаэрофильных и капнофильных условий.

Использование:

1. Приготовьте анаэростат.
2. Поместите культуру анаэробных бактерий в анаэростат.
3. Возьмите газпак, разорвите упаковку вдоль бокового зазора алюминиево-пластикового пакета.
4. Незамедлительно поместите газпак в анаэростат с чашками Петри. В то же время поместите открытый индикатор кислорода и закройте крышку анаэростата.
5. Поместите анаэростат в инкубатор при температуре не более 45 °С.




Газогенерирующие пакеты



Анаэростаты



В индивидуальной упаковке

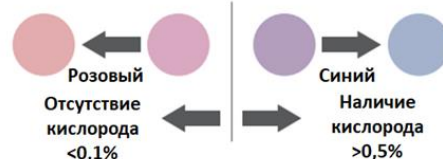

Индикатор кислорода

Виды газогенерирующих пакетов:

Газогенерирующий пакет 2,5 л (AnaeroPack-Anaero), создает анаэробные условия для культивирования *Clostridium*, *Prevotella*, *Porphyromonas*.

Газогенерирующий пакет 3,5 л (AnaeroPack-Anaero), создает анаэробные условия для культивирования *Clostridium*, *Prevotella*, *Porphyromonas*.

Газогенерирующий пакет 350 мл (AnaeroPouch-Anaero), создает анаэробные условия для культивирования *Clostridium*, *Prevotella*, *Porphyromonas*.

Газогенерирующий микроаэрофильный пакет 2,5 л (AnaeroPack-MicroAero), создает специальные микроаэрофильные условия для культивирования *Campylobacter*, *Helicobacter*.

Газогенерирующий капнофильный пакет 2,5 л (AnaeroPac-CO2), создает капнофильную среду для культивирования *Haemophilus*, *Neisseria* при содержании 5% CO₂.

Анаэростат 2,5 л (Rectangular Jar 2.5L), используется для культивирования микроорганизмов в анаэробных условиях. В анаэростат помещается до 12 чашек Петри.

Анаэростат 7 л (Rectangular Jar 7L), используется для культивирования микроорганизмов в анаэробных условиях. В анаэростат помещается до 42 чашек Петри.

Индикатор кислорода (Anaero-Indicator), используется для контроля анаэробных условий.

Кат.№	Наименование	Фасовка
20797112	Газогенерирующий пакет 2,5 л (AnaeroPack-Anaero)	10 шт/уп
C-35	Газогенерирующий пакет 3,5 л (AnaeroPack-Anaero)	10 шт/уп
20797116	Газогенерирующий пакет 350 мл (AnaeroPouch-Anaero)	10 шт/уп
20797113	Газогенерирующий микроаэрофильный пакет 2,5 л (AnaeroPack-MicroAero)	10 шт/уп
20797114	Газогенерирующий капнофильный пакет 2,5 л (AnaeroPac-CO2)	10 шт/уп
20797119	Анаэростат 2,5 л (Rectangular Jar 2.5L)	1 шт/уп
20797120	Анаэростат 7 л (Rectangular Jar 7L)	1 шт/уп
20797202	Индикатор кислорода (Anaero-Indicator)	10 шт/уп