

АТФ Swab - тест для определения АТФ на поверхности




АТФ Swab используется для оценки чистоты поверхности.

Область применения:

- производство продуктов питания и напитков;
- проверка санитарных норм;
- гигиена в больницах и учреждениях здравоохранения;
- мониторинг фармацевтических чистых помещений;
- аудит чистоты в гостиницах и на кухнях.

Срок годности: 12 месяцев.

АТФ Swab совместим с люминометрами Hygiene SystemSURE Plus, EnSURE и EnSURE Touch, BIOLUM- III , HY-ATP и может использоваться в качестве аналогов тестов UltraSnap.

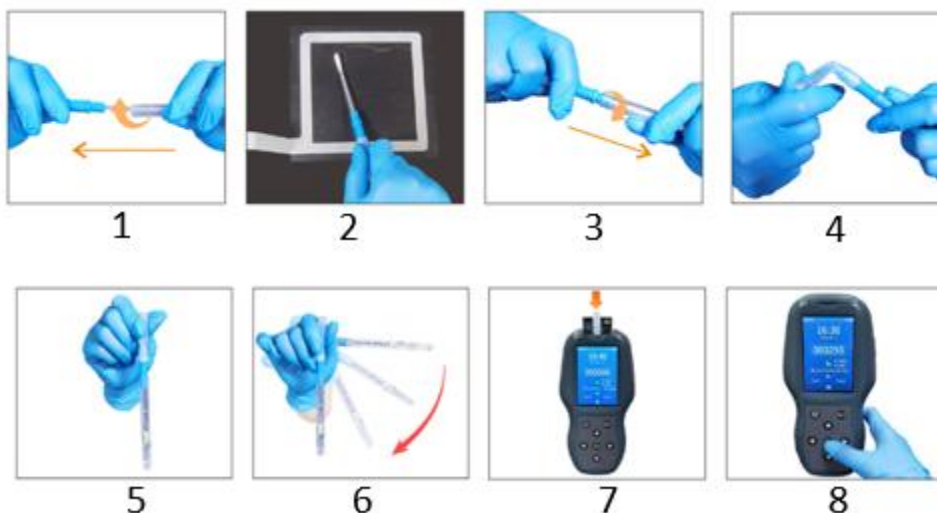

Принцип действия:

1. Извлеките тампон из пробирки.
2. Возьмите пробу с поверхности объекта, (область отбора пробы должна составлять 10×10 см):
 - не прикасайтесь к тампону или образцу;
 - проведите тампоном крест-накрест по вертикали, горизонтали и диагонали;
 - вращайте тампон во время отбора пробы.
3. После отбора пробы вставьте тампон обратно в пробирку.
4. Надломите клапан.
5. Сожмите колпачок 3-5 раз, чтобы вытекла вся жидкость в нижнюю часть пробирки.
6. Взболтайте жидкость на дне пробирки.
7. Держа люминометр вертикально, вставьте АТФ Swab в люминометр (После активации образец необходимо начать тестирование в течение 30 секунд).
8. Начните тестирование и интерпретируйте результат.

Кат.№	Наименование	Упаковка
МС32.3120.5	АТФ Swab - Тест для определения АТФ на поверхности	10 тестов/ уп