

Подложки FSTest с питательной средой

FSTest – это подложки с питательной средой, которые предназначены для удобного и быстрого контроля качества пищевых продуктов и напитков на наличие микробиологического загрязнения.


Подложки FSTest соответствуют требованиям международных стандартов AOAC, ISO, CE.

Принцип действия:

Подложки содержат питательную среду, хромогенные субстраты и селективные добавки для специфического обнаружения санитарно-значимых микроорганизмов.

При нанесении образца жидкость равномерно распределяется в подложке за счет капиллярного эффекта. Никаких других дополнительных действий не требуется, что ускоряет процедуру анализа и снижает риск контаминации образца. Прозрачная защитная пленка легко открывается и закрывается одной рукой.

Цветовая маркировка помогает при выборе нужной подложки.

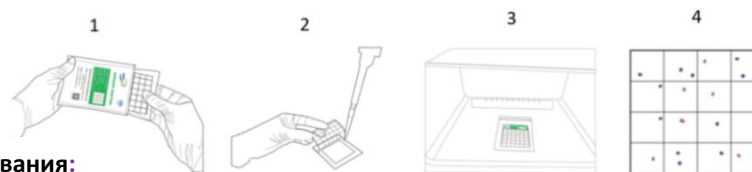


Ход исследования:

1. Достать подложку с питательной средой.
2. Внести 1 мл образца на подложку.
3. Инкубировать в термостате.
4. Подсчитать количество колоний.


Кат.№	Наименование	Фасовка	Время анализа
МС32.8007.5	Подложки FSTest для подсчета КМАФАнМ(ОМЧ)	24 тест/уп	(18-24 ч)
МС32.8009.5	Подложки FSTest для подсчета колиформных бактерий	24 тест/уп	(15-24 ч)
МС32.8011.5	Подложки FSTest для подсчета дрожжей и плесневых грибов	24 тест/уп	(48-72 ч)
МС32.8008.5	Подложки FSTest для подсчета E.coli & Coliform	24 тест/уп	(15-24 ч)
МС32.8017.5	Подложки FSTest для подсчета Salmonella	24 тест/уп	(15-24 ч)
МС32.8010.5	Подложки FSTest для подсчета E. coli & Thermostable Coliform	24 тест/уп	(15-24 ч)
МС32.8018.5	Подложки FSTest для подсчета Staphylococcus Aureus	24 тест/уп	(15-24 ч)
МС32.8060.5	Подложки FSTest для подсчета Listeria monocytogenes	24 тест/уп	(36-48 ч)
МС32.8013.5	Подложки FSTest для подсчета Bacillus cereus	24 тест/уп	(15-24 ч)
МС32.8026.5	Подложки FSTest для обнаружения Listeria	5 тест/уп	(18-24 ч)
МС32.8058.5	Подложки FSTest для обнаружения Enterobacteriaceae	5 тест/уп	(15-24 ч)
МС32.8056.5	Подложки FSTest для обнаружения Pseudomonas aeruginosa (для косметики)	5 тест/уп	(15-24 ч)
МС32.8053.5	Подложки FSTest для обнаружения Pseudomonas aeruginosa (в воде, продуктах питания)	5 тест/уп	(15-24 ч)



КМАФАнМ
(18-24 ч)
МС32.8007.5

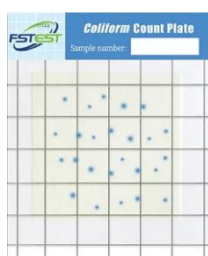


Колиформы
(15-24 ч)
МС32.8009.5

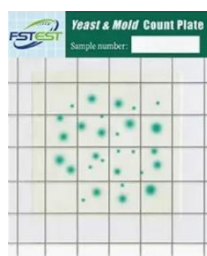


Дрожжи/ Плесени
(48-72 ч)
МС32.8011.5



E.coli & Coliform
(15-24 ч)
МС32.8008.5

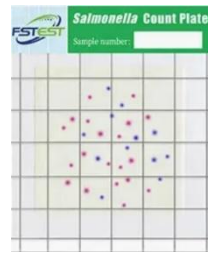

Salmonella
(15-24 ч)
МС32.8017.5

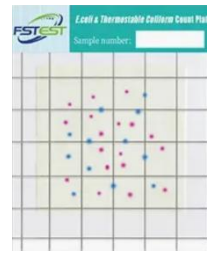

E.coli & Thermostable Coliform
(15-24 ч)
МС32.8010.5



Staphylococcus Aureus
(15-24 ч)
МС32.8018.5



Listeria monocytogenes
(36-48 ч)
МС32.8060.5




Bacillus cereus
(15-24 ч)
МС32.8013.5



Listeria
(18-24 ч)
МС32.8026.5



Enterobacteriaceae
(15-24 ч)
МС32.8058.5

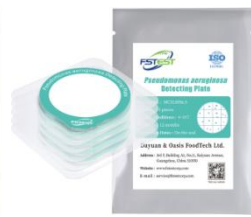

Pseudomonas aeruginosa
(15-24 ч)
МС32.8056.5

